

# 产品说明书

## 产品名称: TGS电泳液速溶颗粒

产品货号:TGS0101-1L, TGS0101-10L

产品规格: 1包×1L, 10包×1L

## 产品内容

组分	1包	10包
TGS电泳液速溶颗粒	1L	10×1L

注: 配制成 1×溶液后的 pH 值为 8.3±0.1温度25℃

#### 储存条件

常温储存

### 产品介绍

为白色至类白色速溶颗粒,每袋 TGS 速溶颗粒可配制 1 L 1× TGS 缓冲液,操作简便,使用方便。TGS 的主要成分是 Tris、甘氨酸和 SDS, 1× TGS 缓冲液中含有的 Tris 的浓度 为25 mM、甘氨酸的浓度为 192 mM, SDS 的含量为 0.1%。TGS 缓冲液常用作 SDS-PAGE 时的电泳缓冲液。

## 使用方法

- 1. 量取约 600 ml 的蒸馏水加入烧杯,并放置一个磁性 搅拌子于烧杯中。
- 2. 将烧杯置于磁力搅拌器上,慢慢加入 1 袋 TGS 速溶 颗粒的全部内容物,搅拌溶液直至完全溶解。
- 3.向步骤 2 的 TGS 溶液中加入蒸馏水,定容至 1 L,即为 1×。